

**IdentModul-Version:** 58-2.5-2023-02  
**Substanzklasse:** Arzneistoffe Halbfest/Flüssig (sonstige)

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

Angaben durch HiperScan GmbH									Angaben durch Apothekenleiter		
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	Beurteilung NIR		Freigabe
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Abitima <sup>®</sup> clinic Gesichts- creme	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Abitima <sup>®</sup> clinic Körper- creme	5	2	W - 5	3	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Alfason Basis Cresa <sup>®</sup>	6	2	W - 6	1	1	100 / 100	100 / 98,9	eindeutig			
Alfason <sup>®</sup> Repair	6	3	W - 6	1	1	100 / 100	55,0 / k.A.	eindeutig			
ALLERGIKA <sup>®</sup> - Augen- lidcreme MED	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
ALLERGIKA <sup>®</sup> - Gesichts- creme MED	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
ALLERGIKA <sup>®</sup> - Lipolotio Urea 5% F	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
ALLERGIKA <sup>®</sup> - Nacht- kerzenöl Creme 20%	3	1	W - 3	3	1	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
Aloe Vera-Gel 1:1 (konser- viert)	6	1	C - 6	8	1	100 / 100	99,9 / 96,3	Gruppe			
Aloe Vera-Gel 10-fach konz.	4	1	C - 4	4	1	100 / 100	99,9 / 96,3	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Amciderm <sup>®</sup> Basiscreme	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	89,8 / 97,4	Gruppe			
Angelikawurzelöl	5	1	W - 5	2	1	100 / 100	80,0 / k.A.	eindeutig			
Anisöl Bio	2	1	W - 2	3	1	100 / 100	83,1 / 88,6	eindeutig			
Arganöl	2	1	C - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Asche Basis <sup>®</sup> Creme	4	1	W - 4	3	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Asche Basis <sup>®</sup> Fettsalbe	4	1	W - 4	0	0	100 / 100	100 / 98,9	Gruppe			
Asche Basis <sup>®</sup> Lotio	3	1	W - 3	3	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Asche Basis <sup>®</sup> Salbe	2	1	W - 2	3	1	100 / 100	97,5 / 96,5	Gruppe			
Balm Bio Nature	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Bananen-Aroma	3	1	C - 3	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Basilikumöl	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Basiscreme DVL-P	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Basiscreme Taoasis	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Beifußöl	2	1	W - 2	2	2	100 / 100	27,0 / k.A.	eindeutig			
Benzoe Siamöl 20%	5	1	W - 5	1	1	100 / 100	83,8 / k.A.	eindeutig			
Bepanthen <sup>®</sup> Wund- und Heilsalbe	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Bergamottöl	3	2	B - 2 W - 1	2	2	100 / 100	100 / 88,5	eindeutig			
Bergbohnenkrautöl	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Blutorangenöl	2	2	W - 2	3	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Cajeput (etherisches Öl)	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	100 / 98,3	Gruppe			
Campheröl	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Cardamom (etherisches Öl)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Cistrosenöl	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Citronellöl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Citronenöl	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	91,5 / 98,1	Gruppe			
Contramaram-Aroma	5	1	C - 5	3	1	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Dermatest Basis Salbe	6	1	W - 6	4	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Dermatop <sup>®</sup> Basiscreme	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Dermatop <sup>®</sup> Basissalbe	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 98,0	eindeutig			
Dermifant <sup>®</sup> Kindercreme	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
Deumavan <sup>®</sup> Schutzsalbe neutral	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / 98,9	Gruppe			
Dexeryl <sup>®</sup>	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Dichloressigsäure	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	25,0 / k.A.	eindeutig			
Dimeticon-Salbe 10% SR	3	1	A - 3	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
DMS <sup>®</sup> -Basiscreme Classic	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
DMS <sup>®</sup> -Basiscreme High Classic	4	1	W - 4	4	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
DMS <sup>®</sup> -Basiscreme High Classic Plus	3	1	W - 3	3	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Erdbeer-Aroma	4	1	C - 4	4	1	100 / 100	100 / 99,4	eindeutig			
Ethanol 70%	4	3	A - 2 W - 2	4	2	100 / 100	100 / 96,8	eindeutig			
Eucalyptusöl	4	2	W - 4	4	2	100 / 100	100 / 98,3	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Eucerinum Grundlage O/W-	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Eucerinum Grundlage W/O-	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Excipial <sup>®</sup> Hydrocreme	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Excipial <sup>®</sup> Lipocreme	6	2	W - 6	1	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Excipial <sup>®</sup> Mandelölsalbe	5	2	W - 5	2	1	100 / 100	100 / 99,6	eindeutig			
Excipial <sup>®</sup> U Hydrolotio	6	2	W - 6	2	1	100 / 100	89,8 / 97,4	Gruppe			
Excipial <sup>®</sup> U Lipolotio	5	3	W - 5	3	2	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Excipial <sup>®</sup> U10 Lipolotio	4	2	W - 4	3	2	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Fabitol <sup>®</sup> Basis Creme	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Fenchelöl	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	92,5 / k.A.	eindeutig			
Fenistil <sup>®</sup> Gel	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Fichtennadelöl	3	1	W - 3	4	2	100 / 100	71,8 / 63,4	Gruppe			
Grapefruitöl Bio	3	2	W - 3	3	3	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Hans Karrer Hydrocreme MikroSilber	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Hans Karrer Lipocreme MikroSilber	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Hans Karrer Lipolotion MikroSilber	5	1	W - 5	3	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Himbeer-Aroma	5	1	C - 5	4	1	100 / 100	100 / 99,8	eindeutig			
Immortelleöl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Ingweröl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Kamille, blau (etherisches Öl)	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	74,4 / k.A.	eindeutig			
Kamillenöl, marokkanisch	3	1	W - 3	3	1	100 / 100	86,7 / k.A.	eindeutig			
Kamillenöl, röm.	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	80,0 / 100	eindeutig			
Karottensamenöl	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Kiefernnadelöl	2	2	W - 2	3	2	100 / 100	71,8 / 63,4	Gruppe			
Korianderöl	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
Kreuzkümmelöl	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
La Roche-Posay Cold Cream Naturel	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
La Roche-Posay Toleriane	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Lachsöl	3	1	C - 3	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Latschenkiefernöl	4	1	W - 4	3	2	100 / 100	84,2 / k.A.	eindeutig			
Lavendelöl	4	2	W - 4	4	2	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Lemongrasöl	5	2	B - 4 W - 1	4	3	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Limettenöl	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	91,5 / 98,1	Gruppe			
Linola <sup>®</sup> Hautmilch	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Lygal <sup>®</sup> Kopfsalbe N 3%	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Lygal <sup>®</sup> Salbengrundlage	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Majoranöl	6	2	C - 3 W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Majoransalbe	6	2	C - 5 L - 1	8	2	100 / 100	100 / 98,9	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	/	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Mandarinenöl, grün	2	1	W - 2	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Manukaöl	4	1	W - 4	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Melisse 30 % (etherisches Öl)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Melissenöl	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Muskatellersalbeiöl	3	2	W - 3	3	1	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe				
Myrrhenöl	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	65,8 / k.A.	eindeutig				
Myrtenöl	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe				
Nelkenöl	4	3	B - 1 C - 1 W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Neribas <sup>®</sup> Creme	1	1	W - 1	3	2	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe				
Neribas <sup>®</sup> Fettsalbe	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	100 / 98,9	Gruppe				
Neribas <sup>®</sup> Salbe	3	3	W - 3	2	1	100 / 100	97,5 / 96,5	Gruppe				
Neroliöl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	33,3 / k.A.	eindeutig				
Neuroderm <sup>®</sup> Pflege Lotio	4	1	P - 4	2	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe				
Neuroderm <sup>®</sup> Pflegecreme	3	1	P - 3	2	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe				
Neuroderm <sup>®</sup> Pflegecreme Lipo	3	1	P - 3	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Niaouliöl	5	3	C - 1 W - 4	1	1	100 / 100	100 / 98,3	Gruppe				
Nicotin	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Nourivan <sup>™</sup> Antiox	3	1	F - 3	0	0	100 / 100	89,8 / 97,4	Gruppe				
Orangen-Aroma	6	2	C - 4 F - 2	7	1	100 / 100	100 / 98,7	eindeutig				

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe /	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Orangenöl	3	2	W - 3	6	2	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Palmarosaöl Bio	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Panthenol-Salbe Lichten- stein	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Pappelsalbe	7	1	C - 7	13	1	100 / 100	100 / 98,9	Gruppe			
Patchouli Öl	3	2	C - 1 W - 2	3	2	100 / 100	48,8 / k.A.	eindeutig			
Petitgrainöl	3	2	W - 3	2	1	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Pfefferminzöl	4	2	W - 4	5	2	100 / 100	95,0 / 96,5	eindeutig			
Protegin® XN	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / 98,9	Gruppe			
Ravensara (etherisches Öl)	2	1	W - 2	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Retterspitz äußerlich	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	99,9 / 96,3	Gruppe			
Rosen-Geranie-Öl Bio	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Rosenholzöl	3	1	W - 3	2	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig			
Rosmarin Campheröl	4	1	W - 4	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Rosmarinöl	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	100 / 98,3	Gruppe			
Salbeiöl	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / 85,0	eindeutig			
Salicyl-Vaseline 10%	3	1	B - 3	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Sandelholzöl	3	2	W - 3	3	2	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Schafgarbenöl	2	2	W - 2	3	2	100 / 100	90,0 / k.A.	eindeutig			
Sebexol® Basic pH 5 Re- zepturgrundlage	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Sebexol® Creme-Lotio pH 5	6	1	W - 6	1	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig Gruppe	/	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Siam-Benzoe (Lösung)	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Solutio Cordes <sup>®</sup>	3	1	I - 3	3	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Spanischhopfenöl	5	2	W - 5	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Spearmintöl	3	1	W - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Stomahesive <sup>®</sup> Adhäsiv- paste	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
SyrSpend <sup>®</sup> SF pH4 Aro- mafrei	4	1	F - 4	1	1	100 / 100	99,9 / 96,3	Gruppe				
SyrSpend <sup>®</sup> SF pH4 Kir- scharoma	2	1	F - 2	2	1	100 / 100	99,9 / 96,3	Gruppe				
Teebaumöl	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Thymianöl, rot	6	1	W - 6	1	1	100 / 100	100 / 93,3	eindeutig				
Thymianöl, weiss	3	2	W - 3	3	2	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe				
Vetiver Bourbon Öl	4	1	W - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig				
Wacholderbeeröl	3	1	W - 3	3	2	100 / 100	63,3 / k.A.	eindeutig				
Wachssalbe (stabilisiert)	6	1	C - 6	10	1	100 / 100	100 / 99,9	eindeutig				
Warzensalbe InfectoPharm <sup>®</sup> (NRF 11.31)	3	1	P - 3	4	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Wasser	7	2	C - 6 H - 1	49	1	100 / 100	99,9 / 96,3	Gruppe				
Weihrauchöl	4	1	W - 4	4	2	100 / 100	71,8 / 63,4	Gruppe				
Weißes Vaselineöl	3	1	C - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	eindeutig				
Weißtannenöl	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	71,8 / 63,4	Gruppe				
Wintergreenöl	2	1	W - 2	2	2	100 / 100	99,4 / k.A.	eindeutig				

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Wofacutan Waschlotion	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	100 / 100	Gruppe			
Ylang-Ylangöl	4	2	W - 4	2	1	100 / 100	43,8 / k.A.	eindeutig			
Ysopöl	4	2	W - 4	2	2	100 / 100	98,6 / 100	Gruppe			
Zedernholzöl	3	2	W - 3	3	1	100 / 100	66,7 / 100	eindeutig			
Zimtöl (Ceylon)	4	2	W - 4	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Zirbelkieferöl	4	1	W - 4	2	2	100 / 100	50,0 / k.A.	eindeutig			
Zypressenöl	4	2	W - 4	3	2	100 / 100	92,5 / 96,0	eindeutig			

Die nachfolgenden Substanzen sind derzeit von pharmazeutischen Herstellern nicht mehr zu beziehen.  
Deshalb ist aktuell keine Chargenpflege für diese Substanzen möglich.

Angaben durch HiperScan GmbH									Angaben durch Apothekenleiter		
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	Beurteilung NIR		Freigabe
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
alpha-Bisabolol (Racemat) mind. 85%	1	1	C - 1	3	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Lipoderm <sup>®</sup> Lotion	3	1	W - 3	2	1	100 / 100	96,8 / 95,8	Gruppe			
Parfümöl Vanille	3	1	C - 3	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Thuja (etherisches Öl)	2	1	W - 2	1	1	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

## Erklärung zum Tabellenkopf

Stichwort	
Hrst.	Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller.
Kalibrierchargen	Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz.
Char. je Hrst.	Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst.
Validierchargen (unabh.)	Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz.
Spezifität /% B / C	Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
Erkennungsrate /% B / C	Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe	Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich.
Beurteilung NIR - JA	Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz.
Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz.
Datum / Kürzel	Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität.

## Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

Abkürzung	Herstellername
A	apomix
B	Bombastus
C	Caelo
D	Audor
E	Euro OTC
F	Fagron
H	Hedinger
I	Ichthyol
L	Henry Lamotte
P	Infectopharm
W	Weitere Hersteller