

## Kurzanleitung Einstellungen

Etikettendrucker Brother QL 560 und QL 570 mit Endlospapier

### Installation der Treibersoftware

**Vor dem Einschalten** des Etikettendruckers installieren Sie bitte den Gerätetreiber des *Brother QL 560* oder *QL 570* vollständig auf dem Computer (folgen Sie den Anweisungen der Software).

**Hinweis:** Bei Windows 10 werden die Treiber automatisch beim Anschließen und Einschalten des Druckers installiert.

### Einrichtung in der Apo-Ident Software

Wählen Sie nun Ihren Drucker aus der Liste **<Standard-Etikettendrucker>** aus und klicken Sie auf das **<Werkzeugsymbol>** rechts neben der Liste.

Ändern Sie im sich öffnenden Dialogfenster folgende Einstellungen\*:

- Format: Normalformat
- Bandbreite: 62 mm
- Länge: 35 mm
- Ausrichtung: Hochformat

Klicken Sie auf **<Übernehmen>** und bestätigen Sie mit **<OK>**.

\* Diese Angaben beziehen sich auf die Anwendung der Endlosetikettenrolle Typ DK-22205.

Sie befinden sich nun wieder in den Einstellungen der Apo-Ident Software. Ändern Sie hier noch folgende Angaben, falls diese nicht bereits voreingestellt sind:

- Seitengröße: 62 mm
- Orientierung: Um 0° gedreht

*Erweiterte Layout-Einstellungen:*

- Etikettenbreite / mm: 62 mm
- Etikettenhöhe / mm: 35 mm

**Hinweis:** Bevor Sie Ihre Einstellungen speichern, können Sie einen Testdruck starten. Klicken Sie hierfür auf die mittlere Schaltfläche neben der Bezeichnung des ausgewählten Druckers.

Bestätigen Sie mit **<Speichern und Schließen>**, wenn Ihr Testdruck erfolgreich war.

Bei Fragen können Sie uns gern kontaktieren:



kundenservice@apo-ident.de oder telefonisch unter +49 (0)351 212 496 33

