

## Kurzanleitung Benutzerprofil anlegen

Beim ersten Start nach der Installation öffnen sich automatisch die Einstellungen. Standardmäßig ist ein Demo Profil hinterlegt, welches zur Präsentation verwendet wird. **Allerdings fehlen Ihnen damit wichtige valide Informationen zu Ihrer Apotheke auf den Prüfprotokollen.**

Zum Anlegen Ihres eigenen Profils klicken Sie bei Konfigurationsprofil rechts auf das „+“-Zeichen

Tragen Sie als Namen des neuen Profils den Namen Ihrer Apotheke ein und bestätigen Sie mit **<OK>**.

Im nächsten Fenster werden Sie dazu aufgefordert, einen Lizenzschlüssel einzugeben.

### Neukunden

Ihr Benutzerprofil wird bei der Auslieferung durch unseren Außendienst mittels Lizenzschlüssel angelegt. Sie finden diesen als PDF auf dem mitgeliefertem USB-Stick oder auf dem PC im „HiperScan“ Ordner unter „Lizenzunterlagen“.

In folgenden Fällen benötigen Sie Ihren Lizenzschlüssel erneut:




- PC-Wechsel / Neuinstallation

### Bestandskunden

Sie haben Ihren beantragten Lizenzschlüssel per E-Mail von uns erhalten. Kopieren Sie den Lizenzschlüssel aus der PDF-Datei und fügen diesen ein.

*Hinweis: Bestandskunden vor 06/2017 haben zur Auslieferung des Apo-Idents keinen Lizenzschlüssel erhalten. Sie beantragen Ihren Lizenzschlüssel ggf. bitte unter <https://apoident-service.de>*

Bestätigen Sie anschließend mit **<OK>**. Damit sind Ihre Adressdaten für das Prüfprotokoll im Profil hinterlegt. Ändert sich Ihr Apothekenname oder Ihre Adresse, muss ein neuer Schlüssel beantragt werden.

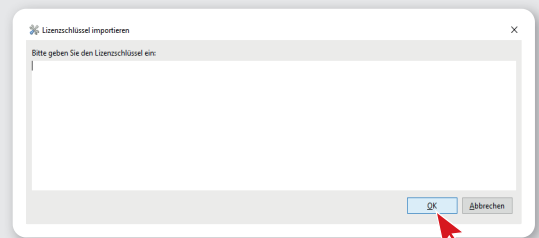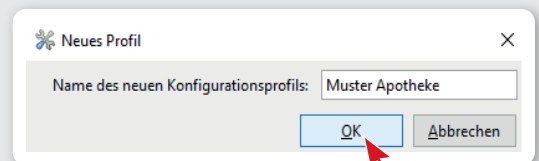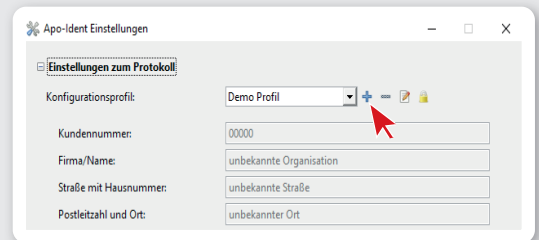

## Kurzanleitung Benutzerprofil anlegen

Anschließend müssen Sie noch folgendes festlegen:

- Nächste Prüfnummer  
Neukunden beginnen üblicherweise mit der 1 als Prüfnummer.  
Bestandskunden schauen auf ihren bisherigen Apo-Ident Protokollen und passen die Prüfnummer entsprechend an.
- Speicherort des Archivs  
Wird im „HiperScan“ Ordner unter „Prüfprotokolle“ angegeben.

*Hinweis: Standardmäßig speichert unser Programm das Archiv auf dem Desktop in dem Ordner „Apo-Ident“. Wir möchten Ihnen durch die gestiegenen QM-Anforderungen allerdings eine Ordnerstruktur an die Hand geben, bei der alle Daten gebündelt gespeichert werden. Dazu legt unser Außendienst bei der Auslieferung den Ordner „HiperScan“ anstatt den „Apo-Ident“ Ordner an. Dieser kann lokal oder auf einem Netzlaufwerk abgelegt werden.*



*Speichern Lokal: Andere > Desktop > HiperScan > Prüfprotokolle*

*Speichern auf Netzlaufwerk: Andere > Auswahl Netzlaufwerk > HiperScan > Prüfprotokolle*

*Wenn Sie mehr als ein Apothekenprofil (Filialen) benötigen, müssen Sie im Ordner Prüfprotokolle jeweils einen Unterordner mit dem entsprechenden Apothekennamen anlegen. Dies ist wichtig, damit die Prüfprotokolle direkt im passenden Apothekenordner abgespeichert und zugeordnet werden können.*

- Einstellungen zum Etikettendrucker

Weitere Informationen finden Sie in der Menüleiste unter **<Hilfe>**.

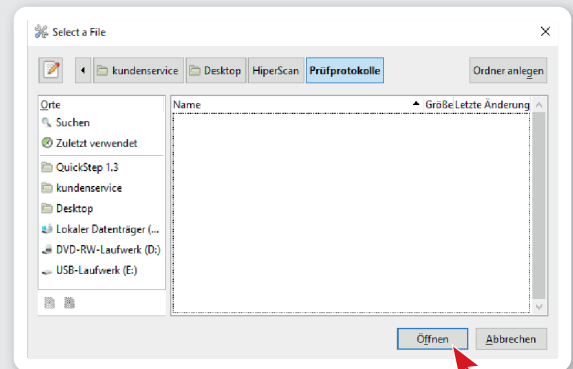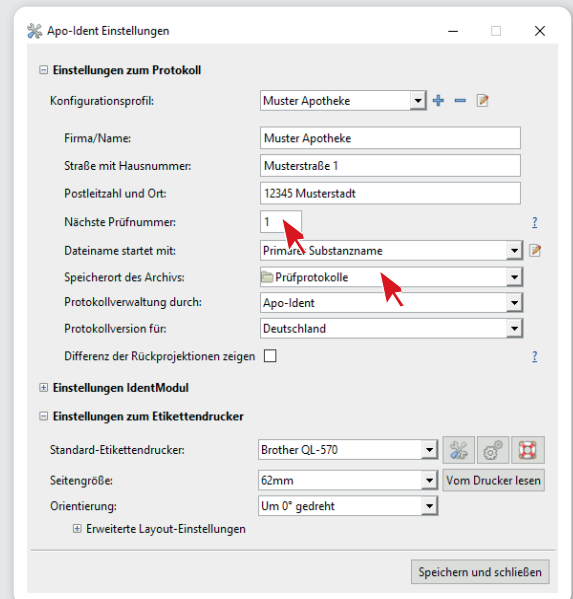

Bei Fragen können Sie uns gern kontaktieren:



kundenservice@apo-ident.de oder telefonisch unter +49 351 212 496 33