

Fehler bei der Referenzierung mit Weißreferenz Standard

Fehlerbehebung

1. Bitte schließen Sie häufige Fehlerquellen aus:
 - a. Sind das Probenfenster und der Glasboden der Weißreferenz Standard sauber und frei von Kratzern? (siehe “Wichtige Hinweise zur Nutzung und Reinigung des Apo-Ident Zubehörs”, S. 1)
 - b. Ist der schwarze Adapterring aufgelegt?
 - c. Haben Sie die Weißreferenz Standard vor dem Starten der Referenzierung aufgestellt?
 - d. Wurde anstelle der Weißreferenz Standard die Schwarz- bzw. Leerreferenz oder Weißreferenz Probeneinsatz aufgestellt? Folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt 2.
2. Sind Sie sich nicht sicher, ob bei der Referenzierung ein Fehler aufgetreten ist? Wiederholen Sie den gesamten Messvorgang.
3. Sollte weiterhin keine exakte Messung der Weißreferenz Standard möglich sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

