

Installation der Treibersoftware

Installieren Sie zuerst die Treiber. Nutzen Sie dafür die mitgelieferte CD bzw. finden Sie die Treiber auch auf unserem USB-Stick unter Apo-Ident/Nützliches. Folgen Sie der Installationsanweisung.

Einrichtung in der Apo-Ident Software

Wählen Sie unter **<Einstellungen> <Einstellungen zum Etikettendrucker>** Folgendes:

Standard-Etikettendrucker: BROTHER QL-700

Einstellungen zur Endlosetikettenrolle DK-22205

Öffnen Sie zuerst die Drucker-Einstellungen Ihres Betriebssystems, indem Sie auf den linken der 3 Button klicken. Ändern Sie im Dialogfenster folgende Angaben:

- Papiergröße: 62,0 mm
- Länge: 35,0 mm
- Bandvorschub: 3,0 mm
- Ausrichtung: Hochformat
- Qualität: Der Druckqualität Vorrang geben 300 x 300 dpi

Bestätigen Sie zuerst mit **<Anwenden>** und dann mit **<OK>**. Sie befinden sich nun wieder in den Apo-Ident Einstellungen. Wählen Sie hier nun folgende Einstellungen:





- Seitengröße: 62 mm
- Orientierung: Um 0° gedreht

Erweiterte Layout-Einstellungen

- Etikettenbreite/mm: 62,0
- Etikettenhöhe/mm: 35,0
- X-Versatz/mm: 0,0
- Y-Versatz/mm: 0,0
- Skalierungsfaktor: 1,00

Hinweis: Bevor Sie Ihre Einstellungen speichern, können Sie einen Testdruck durchführen. Klicken Sie hierfür auf den mittleren Button.

War Ihr Testdruck erfolgreich, beenden und speichern Sie Ihre Einstellungen mit **<Speichern und schließen>**.

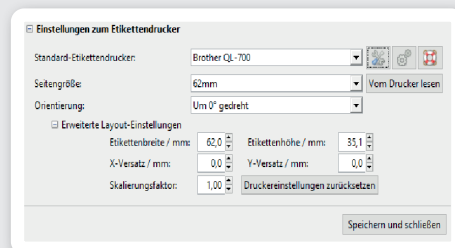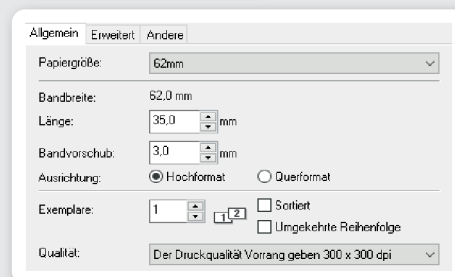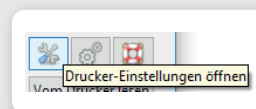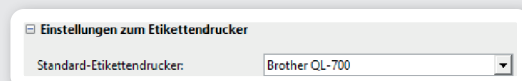

Einstellungen zur Einzeletikettenrolle DK-11201

Öffnen Sie zuerst die Drucker-Einstellungen Ihres Betriebssystems, indem Sie auf den linken der 3 Button klicken. Ändern Sie im Dialogfenster folgende Angaben:

- Papiergröße: 29 mm x 90 mm
- Ausrichtung: Hochformat
- Qualität: Der Druckqualität Vorrang geben 300 x 300 dpi

Bestätigen Sie zuerst mit **<Anwenden>** und dann mit **<OK>**. Sie befinden sich nun wieder in den Apo-Ident Einstellungen. Wählen Sie hier nun folgende Einstellungen:

- Seitengröße: 29 mm x 90 mm
- Orientierung: Um 90° gedreht

Erweiterte Layout-Einstellungen

- Etikettenbreite/mm: 29,0
- Etikettenhöhe/mm: 89,9
- X-Versatz/mm: 0,0
- Y-Versatz/mm: 0,0
- Skalierungsfaktor: 1,00

Hinweis: Bevor Sie Ihre Einstellungen speichern, können Sie einen Testdruck durchführen. Klicken Sie hierfür auf den mittleren Button.

War Ihr Testdruck erfolgreich, beenden und speichern Sie Ihre Einstellungen mit **<Speichern und schließen>**.

