

## **Bedienung der Software, wenn QuickStep Apo-Ident und Dr. Lennartz Laborprogramm auf verschiedenen Computern/Laptops installiert sind**

Sobald Sie Ihre Ausgangsstoffprüfung mit Apo-Ident abgeschlossen haben, kopieren Sie das im Archiv befindliche Prüfprotokoll (PDF) auf einen USB-Stick. Verbinden Sie den USB-Stick anschließend mit dem Computer, auf dem Sie das *Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken* verwenden.

Starten Sie das *Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken*.





Wählen Sie oben über die Menüleiste den zu prüfenden Ausgangsstoff aus.

Geben Sie den Stoffnamen oder den Anfang des Namens ein. Klicken Sie dann auf **<Okay>** oder bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste.

Bestätigen Sie die richtige Substanz durch einen Doppelklick.

Geben Sie alle notwendigen Angaben ein und klicken Sie anschließend unten rechts auf den Pfeil.

**Hinweis:** Wenn Sie die NIR-Spektroskopie noch nicht als Prüfmethode für die ausgewählte Substanz angelegt haben, dann lesen Sie bitte die Informationen in der nachfolgenden Box. Anderenfalls können Sie darunter weiterlesen.

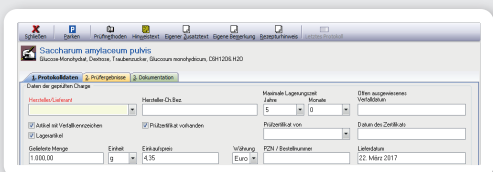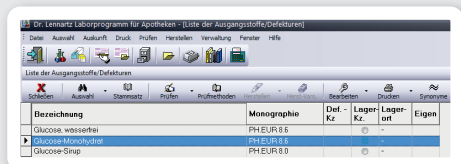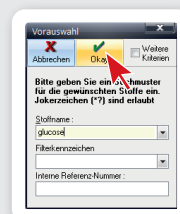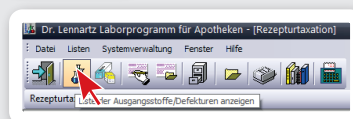

Klicken Sie auf **<Prüfmethoden>**. Dies ermöglicht Ihnen, zu den Standardprüfmethoden des Laborprogramms eine eigene Prüfmethode zu ergänzen.

Es ist zulässig, die Standard-Kriterien bei der Prüfung zu ignorieren und sich bei der Dokumentation auf eigene, hier eingetragene Prüfverfahren zu stützen (s. Ph. Eur. und ApBetrO). Eigene Prüfmethoden werden bei den Updates des *Dr. Lennartz Laborprogramms* nicht überschrieben.

Klicken Sie auf **<Ändern>**.

Wählen Sie oben in der Menüleiste **<Neu>**.

Nun können Sie Ihre eigene Prüfmethode anlegen. Wählen Sie dafür in der Spalte **Typ Prüfkriterium** aus und tragen Sie in der Spalte **Text** z.B.: **Identifizierung NIR-Spektroskopie (2.2.40)** ein.

**<Speichern>** Sie die neu angelegte Prüfmethode ab.

Klicken Sie auf **<Schließen>** und bestätigen Sie anschließend die Änderungen mit **<Ja>**.

Nun können Sie nach Ihrer eigenen Prüfvorschrift prüfen.

Füllen Sie im oberen Teil des Reiters Prüfmethoden **<Geprüft durch>** aus und klicken Sie in den Prüfmethoden auf die kleine Schaltfläche **<NIR>**.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten und wählen das Protokoll von *Apo-Ident* (das sich auf dem USB-Stick befindet) mit einem Doppelklick aus, damit es dieser Ausgangsstoffprüfung hinzugefügt wird.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **<OK>**. Das Prüfprotokoll wurde nun hinzugefügt.

Nun können Sie wie gewohnt mit der Dokumentation im *Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken* fortfahren.

