

### Fehlerbehebung

1. Bitte schließen Sie häufige Fehlerquellen aus:
  - a. Sind das Probenfenster und der Glasboden der Schwarzreferenz sauber und frei von Kratzern? (siehe Handbuch, Abschnitt 2.6.)
  - b. Ist der schwarze Adapterring aufgelegt?
  - c. Haben Sie die richtige Reihenfolge eingehalten?  
fest: Probe - Schwarzreferenz - Weißreferenz  
flüssig/halbfest: Stempelleermessung - Schwarzreferenz - Weißreferenz - Probe
  - d. Haben Sie Schwarz- und Weißreferenz verwechselt?
2. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob bei der Referenzierung ein Fehler aufgetreten ist, wiederholen Sie den gesamten Messvorgang.
3. Sollte weiterhin keine exakte Messung der Schwarzreferenz möglich sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Schwarzreferenz

